

940 Professional IC Vario



940 Professional IC Vario ONE/SeS/Prep 1

手册 – 简介

8.940.8113CN / v5 / 2025-04-30



Metrohm AG
CH-9100 Herisau
Switzerland
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

940 Professional IC Vario

940 Professional IC Vario ONE/SeS/ Prep 1

2.940.1410

手册－简介

本文献受版权保护。本公司保留所有权利。

本文献为原件。

本文献经认真起草制定。但并不能完全排除会有错误存在。若有此类提示请联系上述地址。

免责条款

并非 Metrohm 造成的故障情况，例如不按规定储存、不按规定使用等，则不属于保修范围。擅自变更产品（比如改装或加装）会排除生产厂家对由此造成的损失及其后果的责任。要严格遵守 Metrohm 产品文档中的说明和注意事项。否则排除 Metrohm 的责任。

目录

1	关于简要说明书	1
2	引言	2
2.1	仪器描述	2
2.2	附件和其它信息	4
2.3	惯用图例	4
3	安全	6
3.1	常规应用	6
3.2	运营商的义务	6
3.3	对操作人员的要求	7
3.4	安全提示	7
3.4.1	常规安全说明	7
3.4.2	电路安全	7
3.4.3	软管和毛细管连接	8
3.4.4	可燃性溶剂和化学品	8
3.4.5	回收及废弃物处理	9
4	仪器概览	10
4.1	正面	10
4.2	背面	11
5	安装	13
5.1	组装安置仪器	13
5.1.1	包装	13
5.1.2	检查	13
5.1.3	场地	13
5.2	拆卸把手	13
5.3	取下运输保护螺丝	14
5.4	连接排出管和漏液传感器	16
5.4.1	安装排出管	16
5.4.2	连接漏液传感器	17
5.5	柱温箱	18
5.6	连接淋洗液瓶	18
5.7	连接淋洗液脱气装置	21
5.8	安装高压泵	21
5.9	安装英蓝过滤器	21

6 操作	40
索引	41

插图目录

图 1	正面	10
图 2	背面	11
图 3	取下运输保护螺丝	15
图 4	安装加重管和吸液过滤头	20
图 5	Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) – 连接毛细管	24
图 6	连接 MCS	26

1 关于简要说明书

简要说明书汇总了详细手册的重要章节。除引言介绍、安全提示和仪器概览之外，您还可以找到关于 940 Professional IC Vario ONE/SeS/Prep 1 安装和操作的说明内容，以及质保说明。您可以在线下载详细手册（PDF 文件）。

下载手册

您可以访问网站 <http://www.metrohm.com/> 下载详细手册：

1. 输入仪器的订货号作为检索词（如 **2.940.1410**）。
2. 点击 **文档**。
显示所有可用的仪器文档。
3. 点击 PDF 链接下载所需手册。

2 引言

2.1 仪器描述

940 Professional IC Vario 是一款坚固耐用的离子色谱仪。其突出的优势在于：

- 智能性：能够监控及优化所有功能，并以兼容 FDA 的形式进行记录。智能化组件（例如 iColumns）将重要数据储存在一个芯片上。
- 结构紧凑：所需安装面积极小。
- 透明性：所有组件均易于接近并且安装位置一目了然，在运行期间可通过大玻璃视窗进行监控。
- 安全性：潮湿部件和电子元件在构造上独立。因此可有效避免液体渗入电子元件。潮湿部件内部集成有漏液传感器。
- 环境适应能力。
- 低噪音辐射。
- 智能软件 MagIC Net。

940 Professional IC Vario 用软件 MagIC Net 控制。仪器通过 USB 电缆连接到一台装有 MagIC Net 的计算机上。智能软件可自动识别仪器并检查其功能性。该软件控制并监控仪器，对测得的数据进行评估并在数据库中对其进行管理。

940 Professional IC Vario – ONE/SeS/Prep 1 由下列模块组成:

外壳

外壳稳固耐用，内置带接口以及三个分离柱接口（其中两个在内置的柱温箱内）的仪器电子元件。另外，外壳可为两个检测器（电导检测器或电流检测器）和最多三个插件（带有不同功能）提供安放位置。可通过多个出口将毛细管和电缆导入仪器中以及从仪器中导出。

漏液传感器

漏液传感器可检测到聚集在仪器底盘中的漏出液体。仪器中漏出的液体由排出管流入底盘并在这里被检测到。

柱温箱

柱温箱可以为分离柱和淋洗液调温，以保证稳定的测量条件。柱温箱的内部空间既可以加热，也可以冷却。在柱温箱中有两个带芯片读卡器的柱夹。

淋洗液脱气装置

淋洗液脱气装置可清除淋洗液中的气泡和溶解的气体。

高压泵

智能化、少脉冲震荡的高压泵将淋洗液泵送到离子色谱仪系统。该高压泵装备有一个芯片，储存有工艺规格和“历史记录”（工作小时、维护服务数据等等）。

英蓝过滤器

英蓝过滤器可以避免分离柱被淋洗液中可能含有的污染物污染。孔径大小为 2 μm 的滤板可以快速且简单地更换。该滤板可清除溶液中的颗粒，例如细菌和藻类。

脉冲阻尼器

脉冲阻尼器可保护分离柱免受因压力浮动（例如在接通进样阀时）而造成的损害，并能在高敏度测量时降低不利的脉冲影响。

进样阀

进样阀用于连接淋洗路线和样品流路。通过快速准确的阀门切换，会注入根据样品环大小精确定量的样品溶液，并随着淋洗液将其冲到分离柱上。

Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）

化学抑制器 MSM 的组成包括抑制器驱动装置和一个转子，必要时也包括一个适配器。抑制器驱动装置可在“一个驱动装置 – 多个转子”原理下实现不同转子的灵活使用。必要时利用一个适配器可以轻松更换容积、结构不同的抑制转子或者用于样品前处理的转子（SPM 转子）。这些转子不在仪器的标准配置内。与应用相匹配的转子或者必要时使用的适配器必须单独订购。

Metrohm CO₂ Suppressor（MCS）

Metrohm CO₂ Suppressor（MCS）可去除淋洗液中的 CO₂。由此背景传导率得以降低，指示灵敏度得以改善且进样峰值和系统峰值降至最小。

检测器

万通针对不同的分析任务提供一系列不同的检测器。相匹配的检测器型号必须作为单独设备订购。

样品脱气装置

样品脱气装置可清除样品中的气泡和溶解的气体。

蠕动泵

蠕动泵用来输送样品和辅助溶液。它可向两个方向转动。

分离柱

智能化分离柱依据各种成分与分离柱之间的相互作用将它们分离开来。Metrohm 分离柱装备有一个芯片，上面储存有其工艺规格和历史记录（首次投入运行、工作小时、进样等）。

**警告**

该符号警告生物危害。

**警告**

光辐射警告

**小心**

该符号表明可能有导致仪器或仪器部件损坏的危险。

**注意**

该符号标明附加信息及建议。

3 安全

3.1 常规应用



提示

仪器只能用于室内。

940 Professional IC Vario ONE/SeS/Prep 1 通过序列抑制法对阴离子、阳离子或极性物质进行离子色谱测定。

序列抑制法包括:

- 利用万通抑制模块 (MSM) 进行的化学抑制, 以及之后
- 利用万通 CO₂ 抑制器 (MCS) 进行的 CO₂ 抑制。

通过序列抑制法可使背景传导率降到最小值。

必要时该仪器也可以在没有化学抑制的情况下对阳离子、极性物质或阴离子进行测定。

本仪器适用于处理化学品及可燃性样品。因此，在使用 940 Professional IC Vario 时，要求用户具备与毒性和刺激性物质打交道方面的基础知识和经验。此外，还需要有应用实验室规定防火措施方面的知识。

3.2 运营商的义务

运营商必须确保在化学实验室中遵守有关作业安全和事故防范的基本规定。运营商有以下责任：

- 向相关人员介绍产品的安全操作。
- 根据用户文档对相关人员开展产品操作培训（比如安装、操作、清洁、排除故障）。
- 对相关人员开展有关作业安全和事故防范的基本规定培训。
- 提供个人防护装备（比如护目镜、手套）。
- 准备安全执行作业所需的适当工具和装置。

只允许在无缺陷状态下使用产品。需要采取以下措施才能保证产品安全运行：

- 使用前检查产品的状态。
- 立即排除缺陷和故障。
- 定期维护和清洁产品。

3.3 对操作人员的要求

只能由具有资质的人员操作产品。有资质的人员是指满足以下前提条件的人：

- 了解并遵守化学实验室作业安全和事故防范基本规定。
- 具备处理危险化学品的知识。相关人员能够发现并避免潜在危险。
- 具备采取实验室防火措施的知识。
- 得到了安全相关信息传授并理解。相关人员可以安全操作产品。
- 阅读并理解了用户文档。相关人员按照用户文档的要求操作产品。

3.4 安全提示

3.4.1 常规安全说明



警告

请务必严格按照本文献中的说明运行仪器。

该仪器出厂时在安全技术方面完全正常。为保持此状态及安全运行设备，必须认真遵守下列提示。

3.4.2 电路安全

根据国际标准 IEC 61010 保证在该仪器上进行作业时的电路安全。



警告

只有经万通培训的人员方有权在电子元件上进行服务作业。



警告

切勿打开仪器外壳。这样会损坏仪器。而且如果触碰到带电部件还会有严重受伤的风险。

在外壳内部没有任何可由用户进行保养或更换的部件。

电源电压



敬生日

电源电压若错误则会损坏仪器。

只可使用为其专用的电源电压运行此仪器（见仪器背面）。

静电保护



警告

电子元件对静电荷很敏感，发生放电情况可能会损坏电子元件。

插接或断开仪器背面的电气连接线之前，必须先将电源电缆从电源接线盒中拔出来。

仪器只能在门关闭的情况下运行。

3.4.3 软管和毛细管连接



小心

未密封的管路和毛细管连接均会成为安全隐患。请用手拧紧所有的接口。连接管路时，请勿用力过猛。管路末端若损坏，便会导致漏液。松开接口时，可使用合适的工具。

请定期检查接口的密封性。若仪器主要处于无人监管状态，则必须每周检查其接口的密封性。

3.4.4 可燃性溶剂和化学品




警告

若使用可燃性溶剂和化学品进行工作，则必须注意相关的安全措施。

- 请将仪器安放在通风极佳的位置处（例如通风口）。
- 请防止任何火源接近工作平台。
- 请立即清除漏散的液体和固体材料。
- 请遵守化学品生产商的安全提示。

3.4.5 回收及废弃物处理

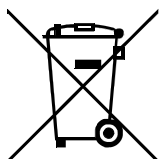

按照规定处置化学品和产品，以减少对环境和人类健康的负面影响。当地政府机关、废弃物处理服务单位或经销商提供有关处置的更详细信息。在欧盟范围内正确电气设备废弃物处理，请遵守-WEEE 欧器指令 (WEEE =Waste Electrical-and-Electronic Equipment) 。

7 英蓝过滤器	8 样品脱气装置
9 进样阀	10 脉冲阻尼器
11 支架 用于渗析池或超滤池。	12 底盘 带漏液传感器。
13 蠕动泵 为样品前处理运输溶液。	14 排气阀 用于高压泵排气。
15 高压泵	16 淋洗液脱气装置

4.2 背面

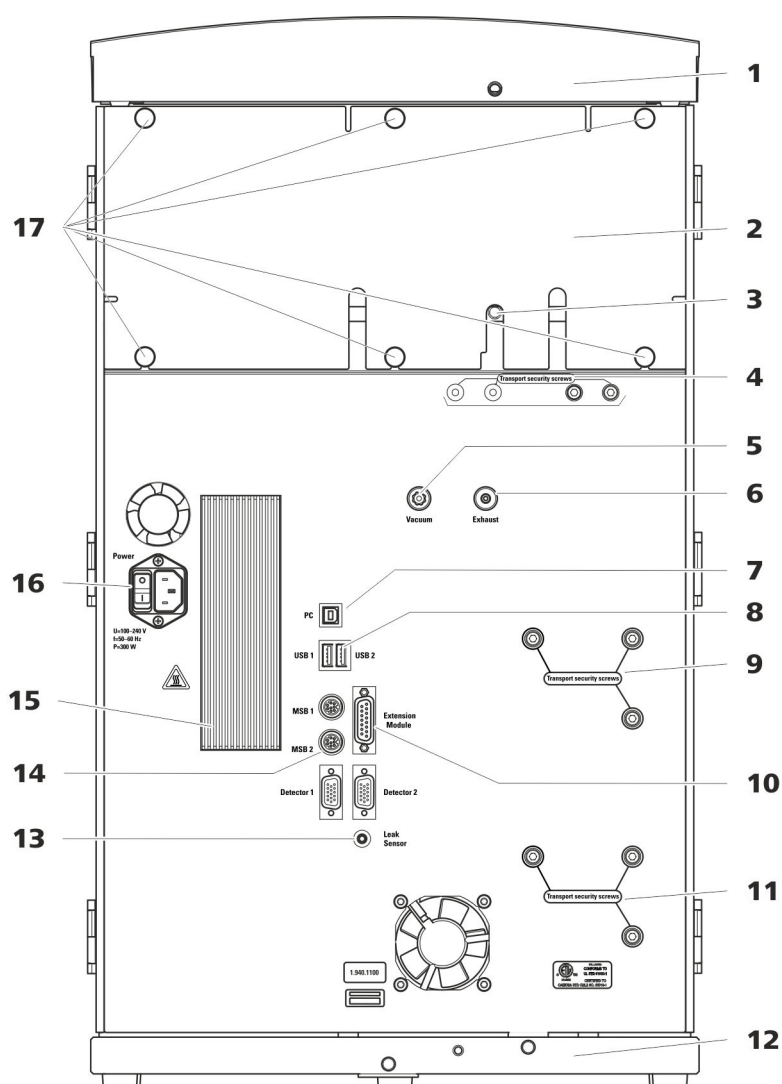


图2 背面

1 瓶固定件

为淋洗液瓶和其他附件提供安放位置。

2 后背面板

可取下。能够通往检测器室。

3 排出管接口

用于连接排出管，导出检测器室溢出的液体。

5 真空接口

用于连接 Extension Module，它具有一个脱气装置，但本身没有真空泵。如果不使用此接口，必须使用塞子将其密封。

7 计算机接口

用于通过 USB 电缆 (6.2151.020) 将仪器连接到计算机上。

9 运输保护螺丝

运输仪器时，用来保证高压泵的安全（在中间插件中）。

11 运输保护螺丝

运输仪器时，用来保证高压泵的安全（在下部插件中）。在下部插槽中安装带高压泵的插件时才安装此螺丝。

13 漏液传感器接口

标注有 *Leak Sensor* 标记。用于连接盘卷在底盘中的漏液传感器连接电缆。

15 冷却元件

用于冷却供电单元。可变热!

17 滚花螺丝

用于固定可取下的后背面板。

4 运输保护螺丝

运输仪器时，用来保证真空泵的安全。在仪器内最多可安装两个真空泵。如果仅装有一个真空泵，则只使用两个运输保护螺丝。

6 排气口

标注有 *Exhaust* 字样。用于将空气从真空室排出。

8 USB 接口

标注有 *USB 1* 和 *USB 2* 标记。用于连接 USB 设备。

10 Extension Module 接口

标注有 *Extension Module*。用于连接与仪器和 *Extension Module* 相连的电缆 (6.2156.060)。

12 底盘

带漏液传感器和漏液传感器电缆。

14 MSB 接口

标注有 *MSB 1* 和 *MSB 2* 标记。用于连接 MSB 设备。

16 电源接线盒

电源接线盒用于连接电源电缆，主机电源开关用于接通和关断仪器。

5 安装

5.1 组装安置仪器

5.1.1 包装

该仪器将连同单独包装的附件一起以保护极好的专用包装供货。请您保留其包装，因为只有此包装才能保证对该仪器进行安全运输。

5.1.2 检查

收到仪器后请立即按照供货单检查是否货品完全且无损伤。

5.1.3 场地

该仪器设计为在室内运行，且不允许在有爆炸危险的环境内使用。

请将仪器放置在实验室内一个易于操作且无振动的地方，并做好防止化学品腐蚀和污染的防护。

应保护仪器不会受到温度过度波动及阳光直接照射的影响。

5.2 拆卸把手

为了更加轻松地运输仪器，可以在仪器上装配把手。将仪器安放在实验室的固定位置后，把手便可以拆卸。

附件

下列工作步骤不需要附件。

取下运输保护螺丝

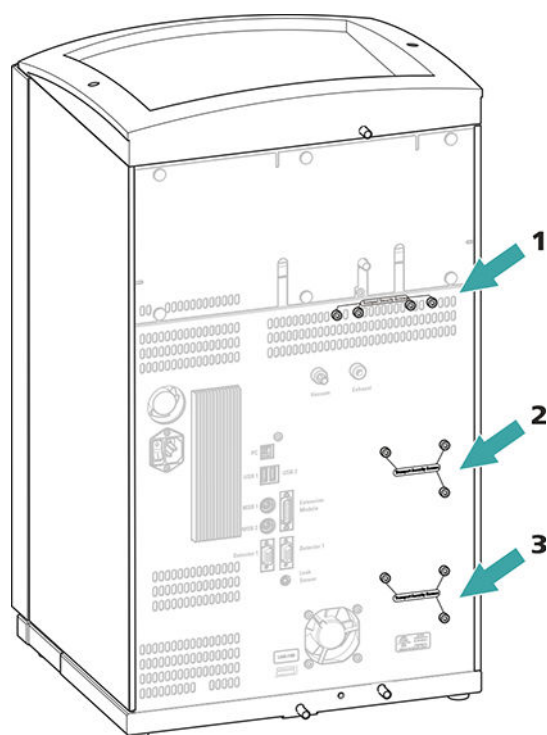


图3 取下运输保护螺丝

1 运输保护螺丝
用于真空泵。

2 运输保护螺丝
用于高压泵。

3 运输保护螺丝
用于底部抽屉内附加的高压泵。

请保管好运输保护螺丝。请在每次大规模运输仪器时，重新装上运输保护螺丝。



小心

如果运输仪器时未安装运输保护螺丝，可能导致泵损坏。

5.4 连接排出管和漏液传感器

漏液传感器可检测到聚集在仪器底盘中的漏出液体。从瓶架或检测器室中漏出的液体，会通过排出管流入底盘并在这里被检测到。

如果漏液传感器发现离子色谱仪系统内漏液，则离子色谱仪关闭。软件发出警告。

为保证漏液传感器正常工作，必须满足下列前提条件：

- 排出管已连接。
- 漏液传感器连接电缆已插入漏液传感器接口。
- 940 Professional IC Vario 已接通。
- 已在软件中将漏液传感器切换到**激活**状态。

5.4.1 安装排出管

瓶架或检测器室中漏出的液体流向仪器背面。瓶架上和检测器室中的出口允许液体流出。出口处必须固定安装排出管。这些排出管会将漏出的液体导入装有漏液传感器的底盘。


附件

该步骤需要附件包 Vario/Flex Basis (6.5000.000) 中的下列零部件:

- 2 条硅管 (6.1816.020)
- Y 形接头 (6.1807.010)

此外还需要一把剪刀。


安装排出管

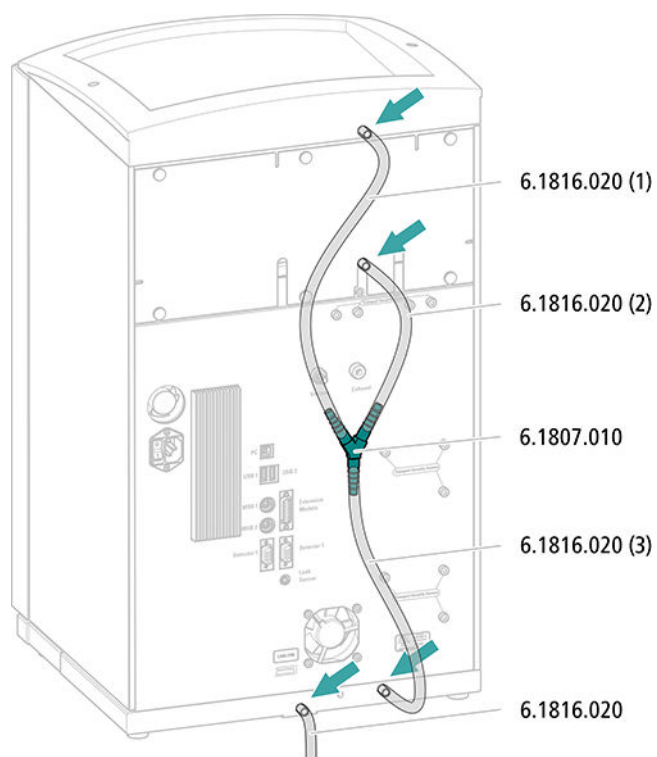

5.4.2 连接漏液传感器

插入漏液传感器连接电缆

漏液传感器连接电缆盘卷在底盘中。

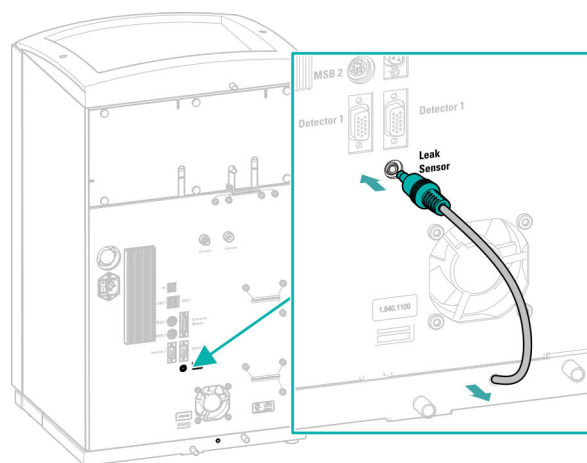

柱温箱已完全连接。不需要任何安装作业。


通过淋洗液吸液管将淋洗液从淋洗液瓶中吸出。淋洗液吸液管安装在淋洗液脱气装置输入端处。

该步骤需要下列附件:

附件包 *Vario/Flex ONE* (6.5000.010) 中的零部件。

- 淋洗液瓶 (6.1608.070)
- 附件组 淋洗液瓶盖 GL 45 (6.1602.160)
该附件组包括瓶盖、一个 M6 管口、一个 M8 管口、两个 O 型圈以及 M6 和 M8 螺纹堵头各一个。
- 附件组 吸液过滤头软管适配器 (6.2744.210)
该附件组中包括一个过滤器固定器、一个定位螺栓以及一个加重管。
- 一个吸液过滤头 (6.2821.090)
- 吸附管 (6.1609.000)
- SGJ 夹具 (6.2023.020)

连接淋洗液吸液管

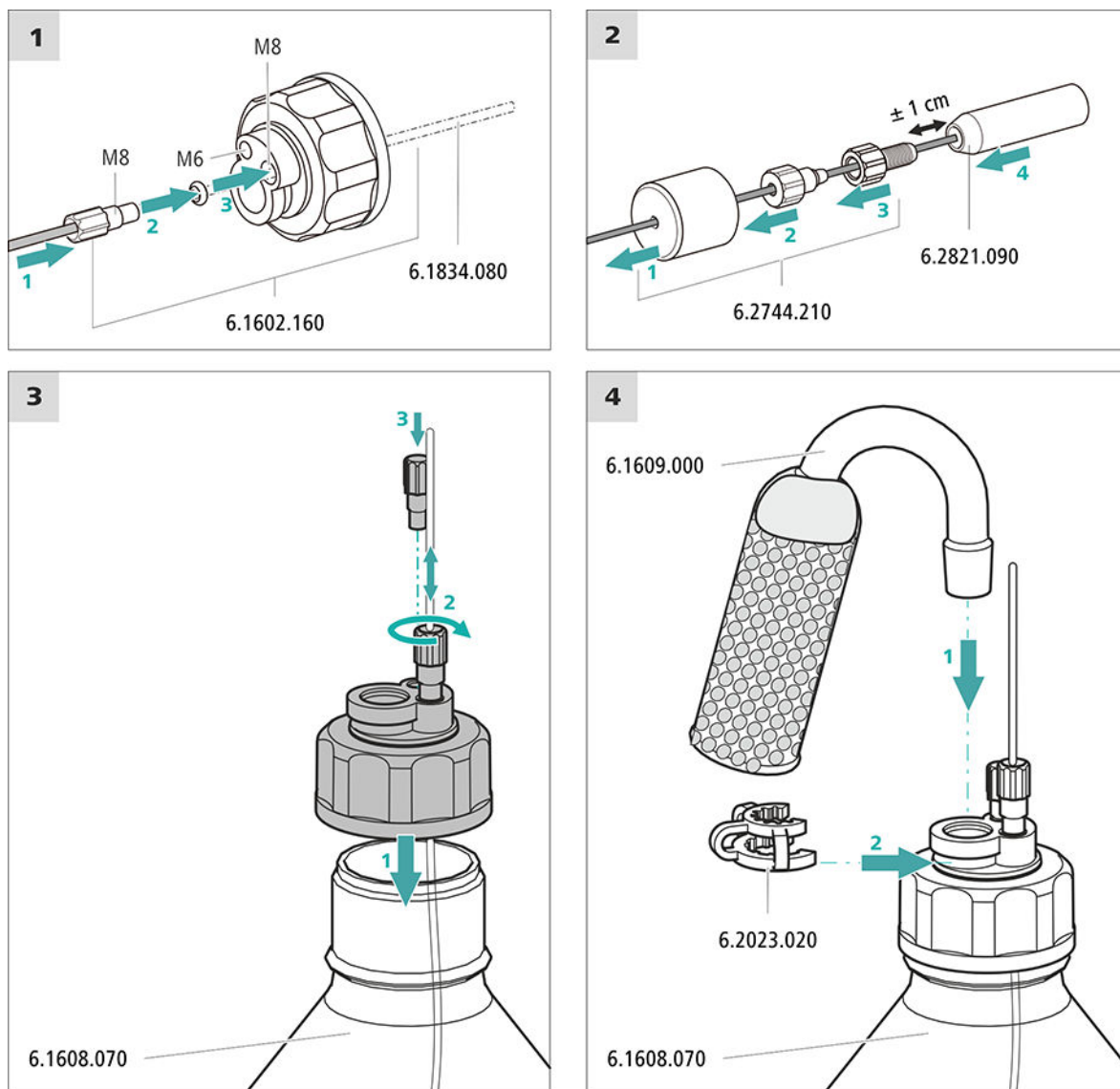

1 预先冲洗吸液过滤头



提示

拿取吸液过滤头时必须带手套。

为了防止在安装吸液过滤头之后产生气泡，我们建议用超纯水或者淋洗液预先冲洗吸液过滤头。

5.7 连接淋洗液脱气装置

淋洗液脱气装置已完全连接。不需要任何安装作业。

5.8 安装高压泵

高压泵已完全连接。不需要任何安装作业。

5.9 安装英蓝过滤器

英蓝过滤器已完全连接。不需要任何安装作业。

5.10 安装脉冲阻尼器

脉冲阻尼器安装在高压泵和进样阀之间。可保护分离柱免受因压力浮动（例如在切换进样阀时）而造成的损害，并能在高敏度测量时降低不利脉冲的影响。

脉冲阻尼器已完全连接。不需要任何安装作业。

5.11 进样阀


进样阀已完全连接。不需要任何安装作业。

5.12 Metrohm Suppressor Module（万通抑制器模块 MSM）


940 Professional IC Vario 的抑制器驱动装置适用于各种转子。SPM Rotor A（6.2835.000）、MSM-HC Rotor A（6.2842.000）和 MSM-HC Rotor C（6.2842.200）这样的大型转子均可直接装入。

MSM Rotor A（6.2832.000）和 MSM-LC Rotor A（6.2844.000）这样的小型转子，必须首先放入适配器（6.2842.020），然后再装入抑制器外壳。

为了将 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）连接到离子色谱仪系统，必须为所有转子使用连接件（6.2835.010）。

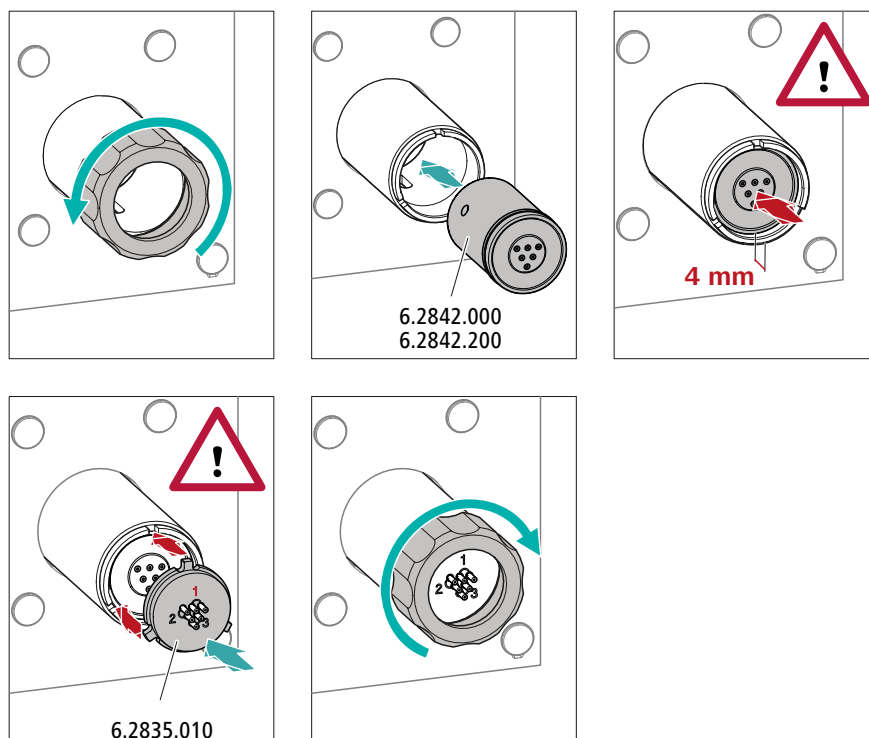
装入大型转子**装入小型转子**

为了将一个小转子装入抑制器驱动装置，需要使用适配器（6.2842.020）。

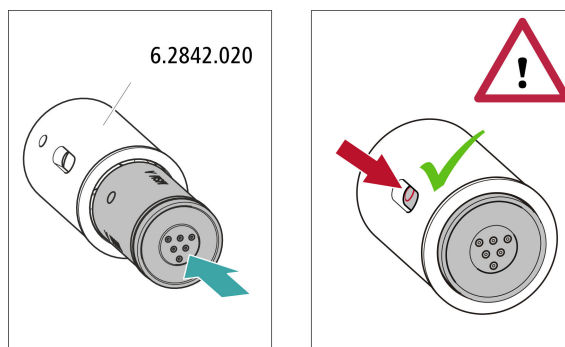**5.12.2 连接 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM)**

抑制元件连接件以 1、2 和 3 标记的三个输入端和输出端各有 2 个固定安装的 PTFE（聚四氟乙烯）毛细管。

替代安装

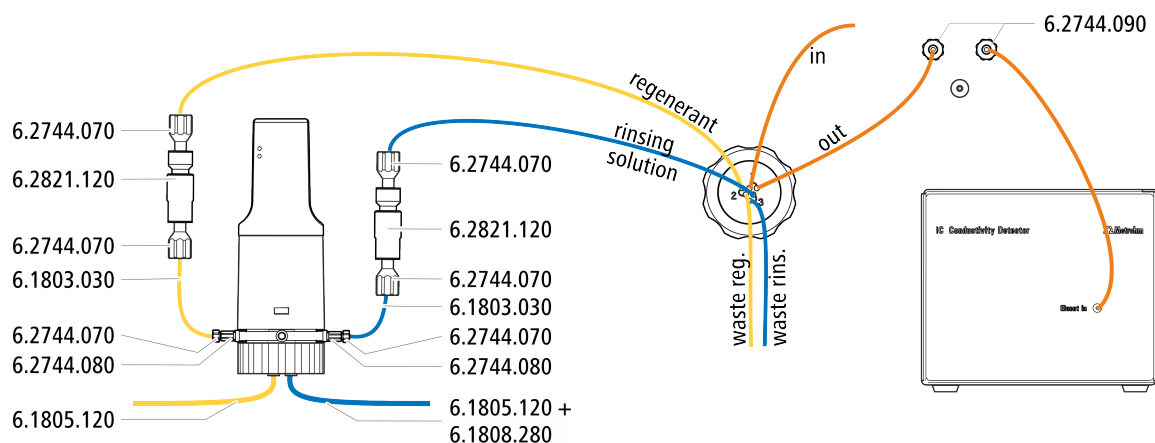


5.12.2.1 安装辅助溶液瓶

附件

连接辅助溶液瓶需要下列附件：


- 附件包 IC Vario/Flex SeS (6.5000.020) 中的附件
- 离子色谱渗析装备 Dosino 再生 (6.5330.190) 中的附件

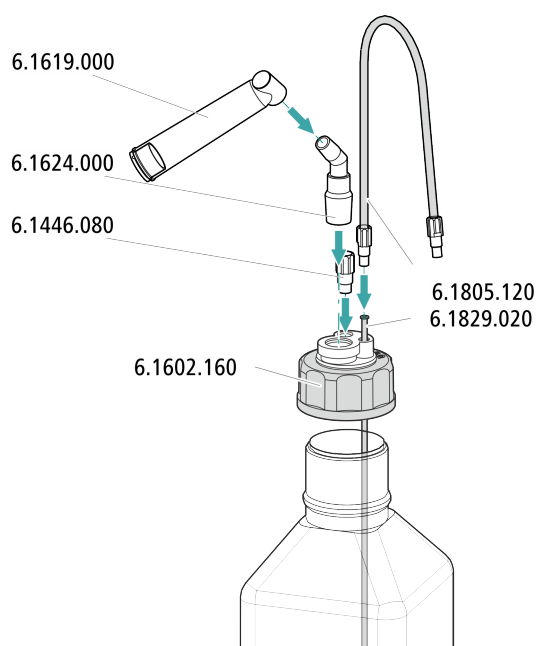


准备 CO2 Absorber

请按照如下步骤准备使用 CO2 Absorber:


- 1 取下 CO2 Absorber 尖头的保护盖。

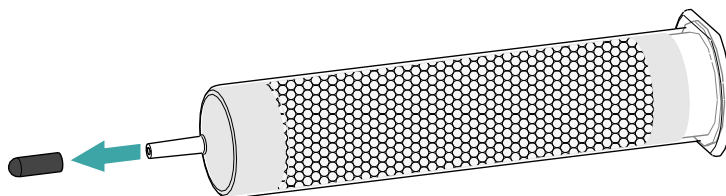

- 2 将滤尘器套到 CO2 Absorber 的尖头上。

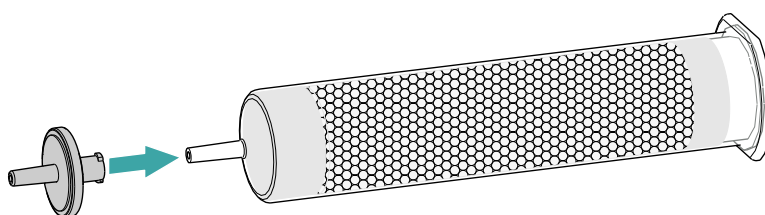

- 3 取下 CO2 Absorber 罩盖上的标签。

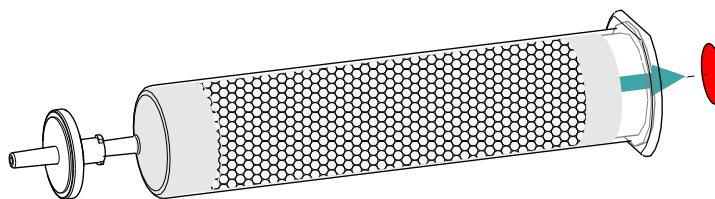

以此打开 CO2 Absorber 罩盖上用于吸取空气的小开孔。

CO2 Absorber 现在准备好安装。



提示

新的 CO2 Absorber (6.2837.100) 在**没有**上游 H₂O 涡形吸收器的情况下正常工作。

安装 CO2 Absorber

- 准备好的 CO2 Absorber (6.2837.100)

附件

5.15 安装电流检测器

940 Professional IC Vario 在检测器室内留有两个检测器和其他附件的安放位置。检测器可作为单独设备购买，并带有单独的手册。

将检测器安装入仪器中

请遵照检测器手册中 **安装检测器** 一章进行操作。

5.16 连接样品脱气装置（可选）

样品中的气泡会造成重现性差的结果，因为样品环中的样品量不再相同。因此我们建议在进样前为含气样品脱气。



提示

样品脱气装置并非必须连接。我们建议只在应用情况需要时使用样品脱气装置。


如果已连接样品脱气装置，则冲洗时间将延长至少 2 分钟。


附件

该步骤需要下列附件：


- 2 个长压力螺丝（6.2744.090）
- PTFE（聚四氟乙烯）毛细管（6.1803.040）

连接样品脱气装置

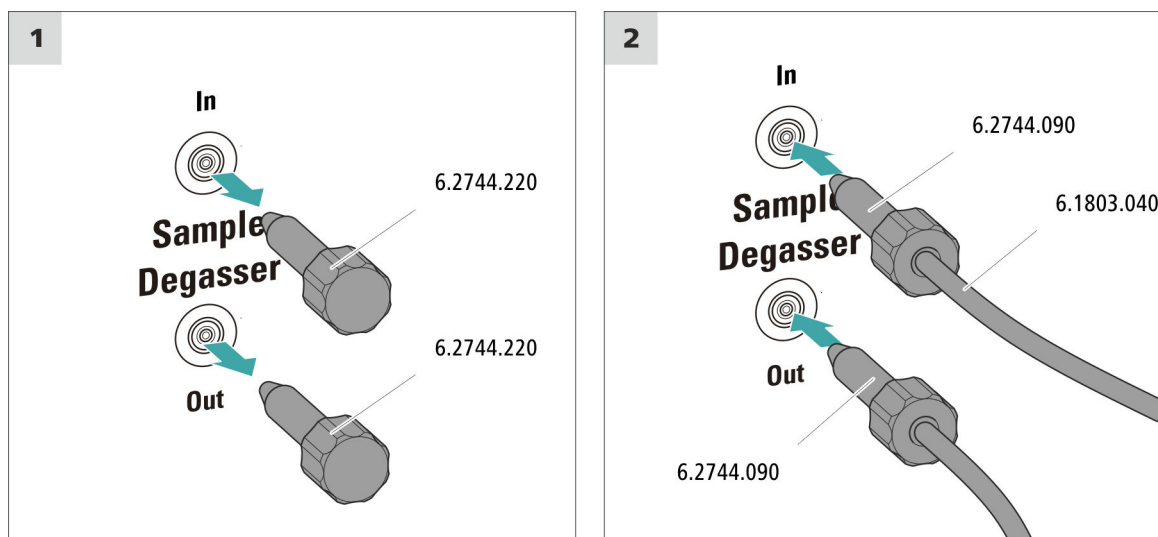

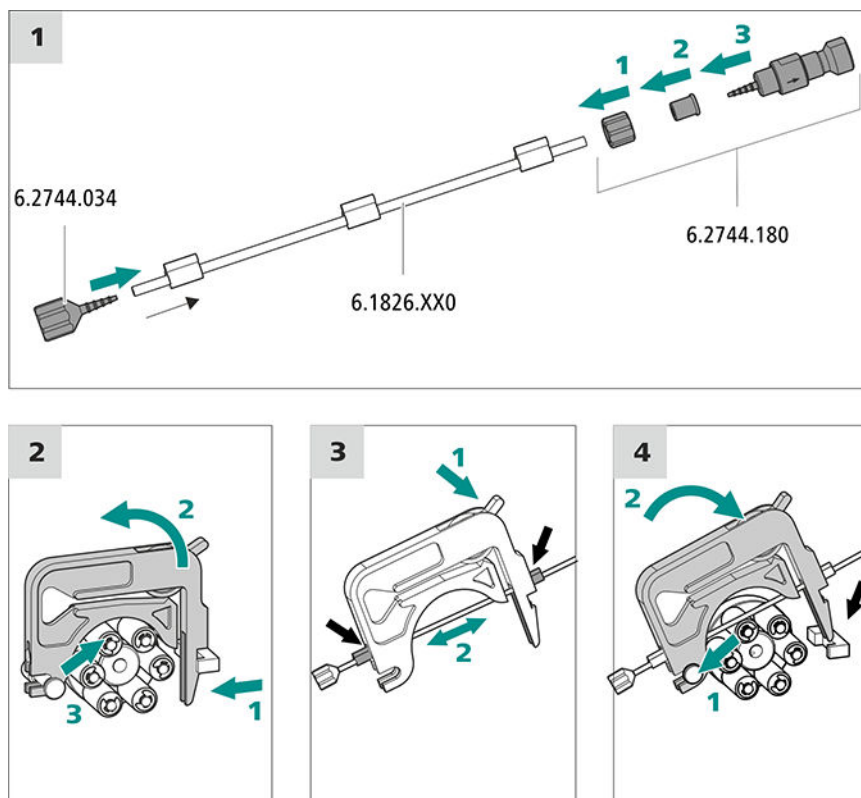

正确设定压紧力

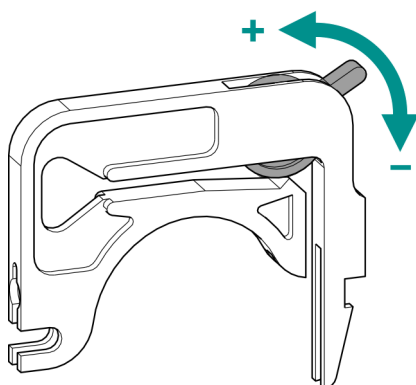

- 完全松开压紧杆，即将其向下压到底。
 - 在软件中以所期望的加液速度激活蠕动泵的驱动装置。
 - 逐级抬起压紧杆，直至液体流动。
 - 液体流动时，将压紧杆继续抬高 2 个卡位。

此时压紧力的设定已达到最佳。

附件

连接电源电缆

以下规格的电源电缆：

- 长度：最长 2 m
- 芯线数量：3，带接地保护芯线
- 设备插头：IEC 60320 类型 C13
- 导体标称截面 3x 最小 0.75 mm² / 18 AWG
- 电源插头
 - 符合客户要求 (6.2122.XX0)
 - 最小 10 A

**提示**

请勿使用未经许可的电源电缆！

1 插入电源电缆

- 将电源电缆插入仪器的电源接线盒。
- 将电源电缆连接到供电系统。

5.20 首次投入运行

在安装保护柱和分离柱之前，必须使用淋洗液对整个系统进行第一次彻底冲洗。

冲洗离子色谱仪系统**小心**

首次投入运行时，不允许安装分离柱和保护柱。
请确保在柱的位置上替代安装了两通 (6.2744.040)。

1 准备软件

- 启动计算机程序 **MagIC Net**。
- 在 MagIC Net 中打开**平衡**选项卡：**工作平台 ► 运行 ► 平衡**。
- 导入（或创建）一种合适的方法。
另请参见：*MagIC Net 操作教程*和在线帮助。

2 准备仪器


- 请确保淋洗液吸液管已浸入淋洗液，并且淋洗液瓶中有足够的淋洗液。
- - STREAM 方法（建议）：确保已将再生溶液的吸液管浸入溶液中，且溶液量充足。检查检测器输出毛细管是否已和 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）的冲洗液输入毛细管（标记有 *rinsing solution*）连接。
 - 使用两个瓶进行再生和冲洗时，还可以：确保已将辅助溶液（再生溶液和冲洗液）的吸液管浸入各溶液中，且两个瓶中均有足够的溶液。检查检测器输出毛细管是导入了废液瓶还是与 Waste Collector（废物收集器）相连。
- 接通仪器。

MagIC Net 可识别仪器及其所有模块。

3 启动平衡

- 在 MagIC Net 中启动平衡：工作平台 ► 运行 ► 平衡 ► 启动硬件。

4 给高压泵排气

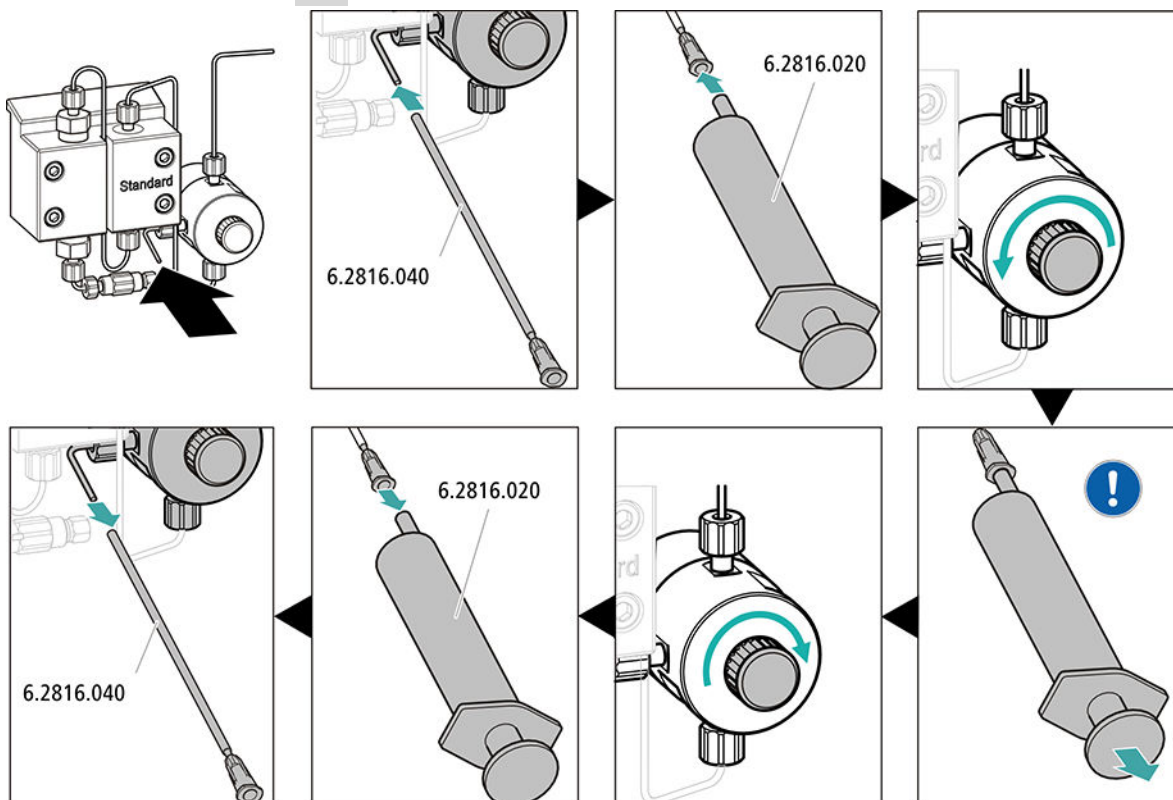



用注射器吸取淋洗液，直到淋洗液吸液管中不再有气泡。

5 设置蠕动泵的压紧力

- 设置蠕动泵的压紧力（参见“正确设定压紧力”，第 31 页）。

6 在无柱情况下对仪器进行冲洗

- 用淋洗液冲洗仪器（未连接柱）10 分钟。

5.21 连接保护柱并冲洗



小心

新的保护柱内已充满溶液，其两端均用塞子或盖子密封。

在使用保护柱前请确认，该溶液与所使用的淋洗液可以互溶（请注意制造商的说明）。



提示


在首次投入运行后才将保护柱连接到仪器（参见章节 5.20，第 33 页）。在此之前用两通 (6.2744.040) 替代保护柱和分离柱。


附件

该步骤需要下列附件：

- 保护柱（与分离柱配套）

连接保护柱

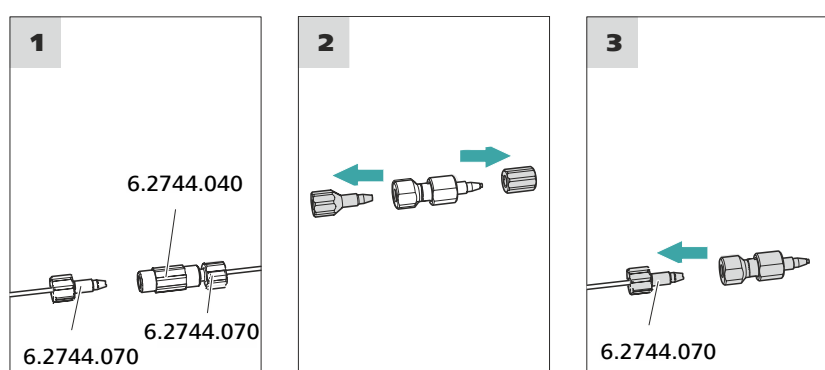

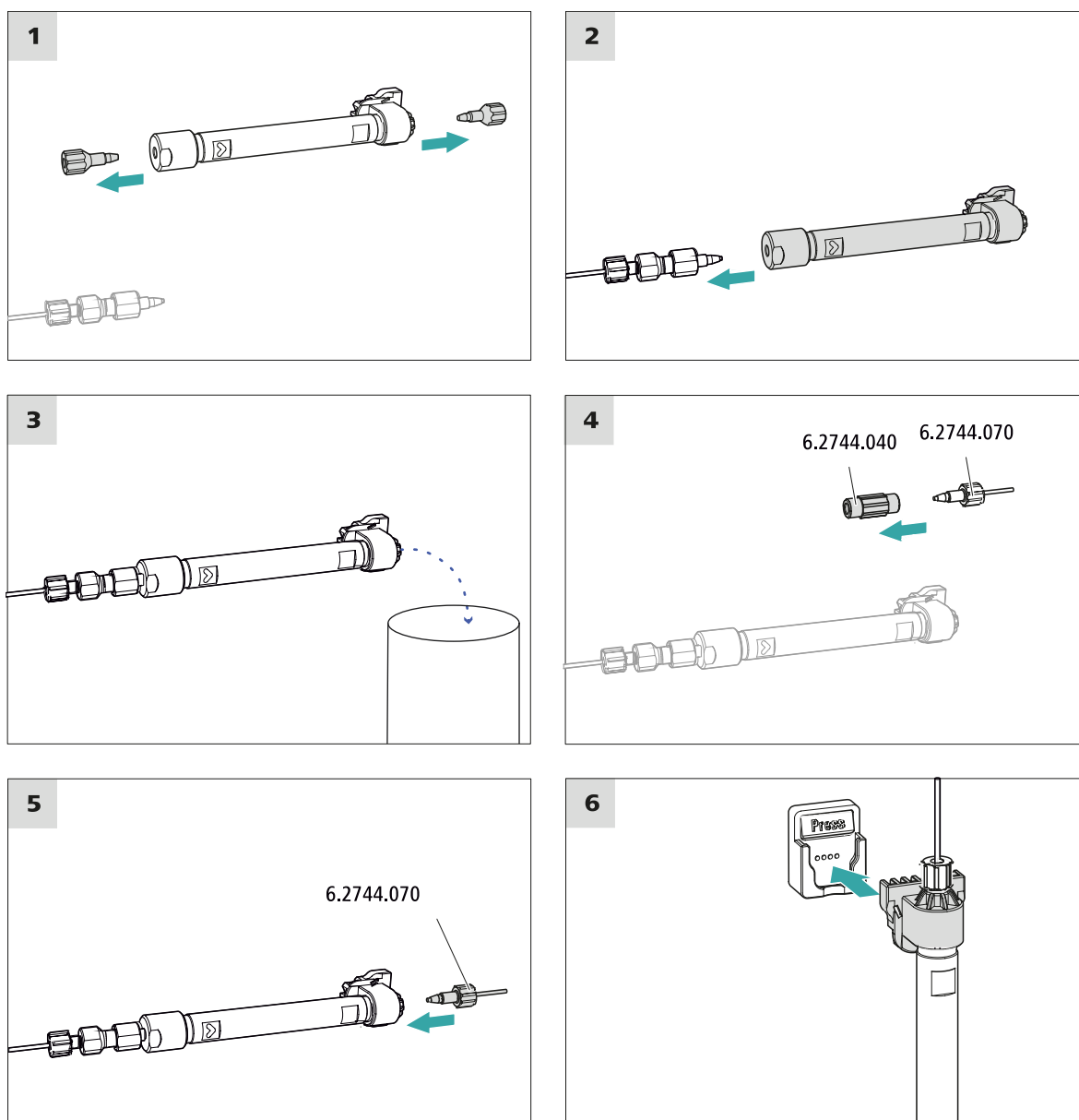

连接分离柱

1 冲洗分离柱

- 将大口杯放在分离柱出口下。
- 在 MagIC Net 中启动手动控制并选择高压泵：**手动 ▶ 手动控制 ▶ 泵**
 - **流速**：逐步提高到在色谱柱说明书中建议的流速。
 - **开**
- 用淋洗液冲洗分离柱大约 10 分钟。
- 在 MagIC Net 的手动控制中重新停止高压泵：**关**。

现在该仪器已准备好进行样品的测量。

索引

A

安全提示	7
安装	
保护柱	35
泵管	30
分离柱	36
进样阀	21
淋洗液瓶	18
漏液传感器	17
脉冲阻尼器	21
排出管	16
蠕动泵	30
样品脱气装置	29
抑制器	21
柱温箱	18
MCS	26

B

把手	13
保护柱	
安装	35
冲洗	35, 36
泵管	
安装	30

C

冲洗	
保护柱	35, 36
分离柱	36, 37
CO ₂ Absorber	
接口	26

D

电源电压	8
电源连接	32, 33

E

二氧化碳抑制器 (MCS)	
毛细管连接	26

F

阀门	
另请参见“进样阀”	21

分离柱

安装	36
保护	3, 21
冲洗	36, 37
扶栏	
另请参见“把手”	13
服务	7

G

高压泵	
保护	15
过滤器	
参见“英蓝过滤器”一章	21

H

恒温装置	
另请参见“柱温箱”	18

J

基线	
平衡	38
计算机连接	32
加热装置	
另请参见“柱温箱”	18
进样阀	3
安装	21
静电荷	8

L

离子色谱柱	
参见“分离柱”一章	36
连接	
供电系统	32
计算机上	32
淋洗液	
吸取	19
淋洗液瓶	
安装	18
淋洗液吸液管	19
漏液传感器	
安装	17

M

脉冲阻尼器	
安装	21
密封性	35
MCS	
安装	26
吸收器的接口	26

P

排出管	
安装	16
平衡	34, 38

R

蠕动泵	
安装	30

T

脱气装置	
样品脱气装置	29

Y

样品脱气装置	
安装	29
抑制器	
安装	21
安装转子	21
抑制器驱动装置	
参见“抑制器”一章	21
英蓝过滤器	21
运输	
扶栏	13
运输保护螺丝	14

Z

真空泵	
保护	15
柱	
参见“分离柱”一章	36
柱温箱	
安装	18